


## 1. Désinfection de l'applicateur et de la boucle d'oreille


Avant utilisation, désinfectez soigneusement l'applicateur et la boucle d'oreille pour prévenir toute infection.

- Utilisez un désinfectant approprié.
- Manipulez les pièces stériles avec des mains propres.

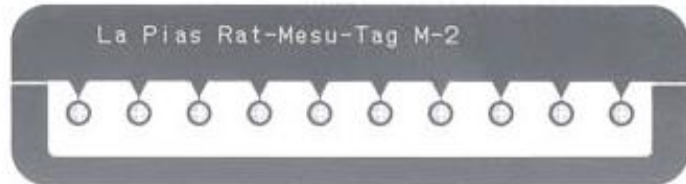

## 2. Installation de la boucle femelle

- Pliez légèrement le segment marqué par un "trait" (fente) pour permettre son installation dans l'applicateur.
- Enclenchez correctement et vérifiez bien l'ajustement. Détachez la boucle femelle en effectuant un mouvement haut/bas.

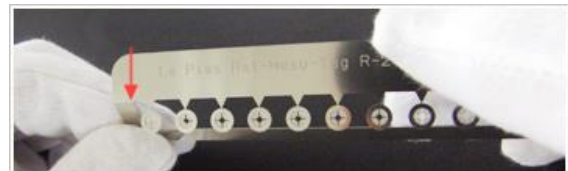

## 3. Installation de la boucle mâle

- Positionnez correctement la partie mâle à l'extrémité de l'applicateur.



## 4. Pose de la boucle sur l'oreille

- Appliquez une pression ferme et vérifiez que la boucle est bien fixée.

